

Piastra di Chladni, rotonda 1000705

Piastra di Chladni, quadrata 1000706

Istruzioni per l'uso

11/15 ALF



1. Descrizione

Le piastre di Chladni sono piastre di metallo per la creazione di figure sonore di Chladni con sabbia fine, asciutta ad es. in combinazione con il generatore di vibrazioni (1000701). Con connettore da 4 mm.

2. Caratteristiche tecniche

Dimensioni:

1000705: 240 mm Ø
1000706: 180x180 mm²

3. Utilizzo

Per l'esecuzione degli esperimenti sono inoltre necessari i seguenti apparecchi:

1 Generatore di vibrazioni	1000701
1 Gen. di funzione FG 100 @230 V	1009957
0	
1 Gen. di funzione FG 100 @115 V	1009956

Cavi per esperimenti

- Fissare la piastra di Chladni sul generatore di vibrazioni.
- Per evitare di danneggiare l'altoparlante integrato nel generatore di vibrazioni, tenere il supporto con una mano e con l'altra appoggiare o togliere la piastra di Chladni.
- Collegare il generatore di funzione ed impostare la frequenza.
- Osservare la formazione delle figure sonore.

