


Lampada alogena 1000894 (230 V, 50/60 Hz)

Istruzioni per l'uso

09/15 SP/ALF

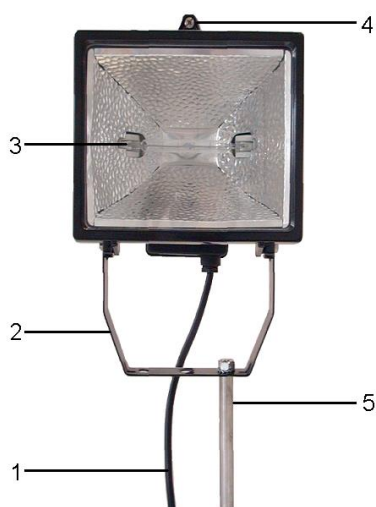

- 1 Cavo di allacciamento alla rete
- 2 Staffa
- 3 Tubo
- 4 Vite di chiusura
- 5 Stativo

1. Norme di sicurezza

Un utilizzo conforme garantisce il funzionamento sicuro dell'apparecchio. La sicurezza non è tuttavia garantita se l'apparecchio non viene utilizzato in modo appropriato o non viene trattato con cura.

Se si ritiene che non sia più possibile un funzionamento privo di pericoli (ad es. in caso di danni visibili), l'apparecchio deve essere messo immediatamente fuori servizio.

- Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, verificare che il valore riportato sul retro dell'alloggiamento indicante la tensione di alimentazione corrisponda ai requisiti locali.
- Prima della messa in funzione controllare che l'alloggiamento e il cavo di alimentazione non presentino danni; in caso di anomalie nel funzionamento o di danni visibili mettere l'apparecchio fuori servizio e al sicuro da ogni funzionamento accidentale.
- Collegare l'apparecchio solo a prese con conduttore di protezione collegato a terra.

Pericolo di ustioni! Dopo un utilizzo prolungato la lampada si surriscalda notevolmente.

- Dopo un utilizzo prolungato lasciare raffreddare l'apparecchio per almeno 20 minuti.

La lampada risulta estremamente luminosa.

- Non guardare direttamente nella lampada!

2. Descrizione

La lampada alogena serve ad esempio negli esperimenti con il set principi solari (1000839) come potente sorgente luminosa.

3. Dati tecnici

Potenza:	max. 500 W
Dimensioni:	180 x 140 x 130 mm ³
Asta:	250 mm
Staffa:	140 x 110 mm ²

4. Prima messa in funzione

Inserimento del tubo

- Allentare la vite del vetro di protezione, aprire il vetro.
- Inserire nel supporto ammortizzato il tubo nuovo utilizzando un panno pulito e asciutto.
- Inserire l'altra estremità del tubo con cautela nel supporto opposto.
- Fare attenzione a un posizionamento appropriato!
- Chiudere la copertura del supporto e assicurarla con la vite.
- Fare attenzione a un posizionamento corretto della guarnizione.

5. Messa in funzione

- Montare la lampadina alogena utilizzando l'asta o la staffa.
- Collegare l'apparecchio alla rete.
- Per spegnerlo, staccare la spina di rete.

6. Sostituzione del tubo

Tubo sostitutivo 1003536

- Staccare la spina di rete.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio.
- Allentare la vite del vetro di protezione, aprire il vetro.
- Per estrarre il tubo utilizzare un panno o qualcosa di simile. Non toccare la lampada con le dita.
- Rimuovere il tubo vecchio e inserire un nuovo.

Nota:

- Non gettare il tubo nei rifiuti domestici.
- Rispettare la norma sullo smaltimento del relativo paese.