


## Disco a colori 1002983

### Istruzioni per l'uso

06/18 ALF

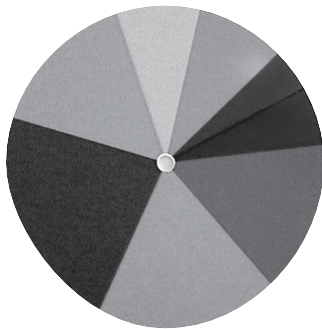

Il disco a colori serve per dimostrare che grazie alla sintesi additiva la mescolanza dei colori dello spettro produce il colore bianco.

#### 1. Descrizione, dati tecnici

Disco circolare di plastica con segmenti nei colori rosso, arancione, giallo, verde chiaro, verde scuro, azzurro, blu scuro e viola. Foro centrale (ca. 10 mm) per il fissaggio al motore con regolazione della trasmissione (1002705).  
Diametro: 170 mm

#### 2. Comandi

- Fissare verticalmente il disco a colori al motore con trasmissione. Serrare la vite a testa zigrinata.
- Avviare il motore e selezionare un numero di giri superiore a 8 g/s.
- A questa velocità l'occhio non è più in grado di seguire il movimento dei settori colorati e si ha una sintesi di colori additiva. Per motivi tecnici non si ottiene il colore bianco bensì il colore grigio.
- Si consiglia di direzionare una luce sul disco a colori da davanti.