


Indicatore di carica 1009962

Istruzioni per l'uso

02/13 ALF

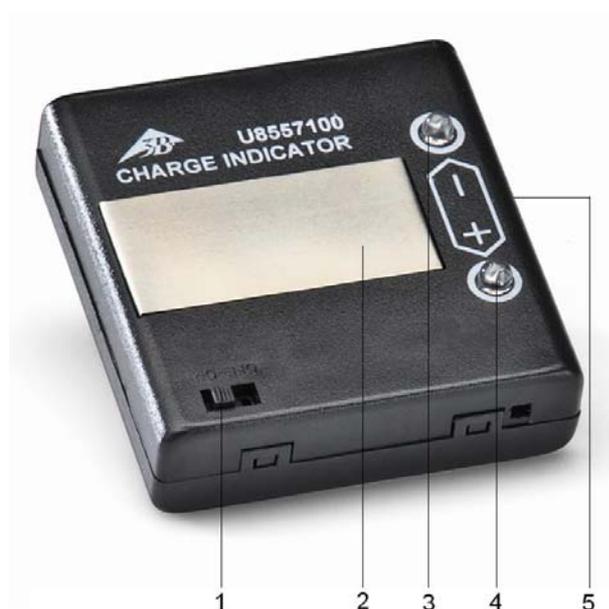

- 1 Interruttore ON/OFF
- 2 Piastra di contatto
- 3 Indicatore carica negativa (blu)
- 4 Indicatore carica positiva (rosso)
- 5 Piastra di contatto inferiore (lato inferiore)

1. Descrizione

L'indicatore di carica consente la dimostrazione di cariche elettriche e della loro polarità mediante illuminazione di un LED blu o di un LED rosso, toccando o avvicinando un oggetto portatore di carica.

2. Fornitura

- 1 indicatore di carica
- 2 batterie

3. Dati tecnici

Dimensioni:	ca. 62x67x20 mm ³
Peso:	ca. 85 g
Batteria:	AA 1,5 V (2x)

4. Comandi

4.1 Determinazione della polarità di carica

- Attivare l'indicatore di carica. A tale scopo portare l'interruttore in posizione ON.
- Avvicinare alla piastra di contatto l'oggetto portatore di carica o toccare la piastra con tale oggetto.

Nel caso di cariche negative si illumina il LED blu, in caso di cariche positive si illumina il LED rosso.

- Per scaricare l'indicatore di carica creare un contatto fra la piastra di contatto superiore e quella inferiore.
- Dopo l'uso disattivare l'indicatore di carica. A tale scopo portare l'interruttore in posizione OFF.

4.2 Sostituzione della batteria

4.2.1 Indicazioni generali

- Controllare periodicamente lo stato della batteria.
-  Rimuovere dall'apparecchio le batterie esaurite o in stato di decomposizione.
-  Rimuovere le batterie dall'apparecchio anche in caso di inutilizzo prolungato.
- Non gettare le batterie esaurite nei rifiuti domestici. Rispettare le disposizioni legali locali (D: BattG; EU: 2006/66/EG).

4.2.2 Sostituzione della batteria

- Rimuovere la vite sul lato inferiore dell'alloggiamento, quindi rimuovere il coperchio.
- Inserire nuove batterie. Prestare attenzione alla corretta polarità.

La polarità è indicata con i simboli "+" e "-".

- Richiudere l'alloggiamento.

5. Smaltimento

- Smaltire l'imballo presso i centri di raccolta e riciclaggio locali.
- Non gettare l'apparecchio nei rifiuti domestici. Per lo smaltimento delle apparecchiature elettriche, rispettare le disposizioni vigenti a livello locale.

