

## Primo utilizzo del microscopio a scansione per effetto tunnel



Per evitare conflitti tra i driver è importante seguire scrupolosamente la procedura di seguito descritta.

Collegare il cavo USB al dispositivo di comando, ma non ancora al computer.

Allacciare il dispositivo di comando alla tensione di rete, ma non accenderlo.

Montare la testina di scansione e collegarla al dispositivo di comando.

Accendere il computer e avviare Windows.

Inserire il CD di installazione e avviare l'installazione.

Fare clic sul pulsante "Install Easy Scan 2 Software" ed eseguire l'installazione fino al suo completamento.

Accendere il dispositivo di comando e collegarlo al computer per mezzo del cavo USB.

Attendere l'installazione dei driver.