


Portalampada E27 su asta U8473210-230

Istruzioni per l'uso

02/08 SP/ALF

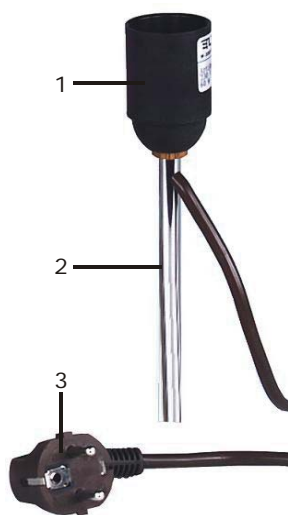

- 1 Portalampada
- 2 Asta
- 3 Spina Schuko

1. Norme di sicurezza

Il portalampada E 27 è pensato per l'utilizzo in ambienti asciutti, adatti per strumenti elettrici.

Un utilizzo conforme garantisce il funzionamento sicuro del portalampada. La sicurezza non è tuttavia garantita se il portalampada non viene utilizzato in modo appropriato o non viene trattato con cura.

Se si ritiene che non sia più possibile un funzionamento privo di pericoli, il portalampada deve essere messo immediatamente fuori servizio.

Negli istituti scolastici e nelle strutture per la formazione, l'uso del portalampada deve essere monitorato in modo responsabile da personale istruito.

- Prima della messa in funzione, controllare che il supporto e il cavo di alimentazione non presentino danni; in caso di anomalie nel funzionamento o di danni visibili mettere il portalampada fuori servizio e al sicuro da ogni funzionamento accidentale.
- Collegare l'apparecchio solo a prese con conduttore di protezione collegato a terra.
- Non collegare mai il portalampada alla rete senza lampadina inserita.

2. Descrizione

Il portalampada E 27 è premontato su un'asta ed è dotato di un cavo di allacciamento alla rete con spina Schuko conforme alla norma CEE 7/4.

3. Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	230 V, 50/60 Hz
Asta:	ca. 113 mm x 10 mm Ø
Peso:	ca. 240 g

4. Utilizzo

Apparecchi ulteriormente necessari:

- 1 Piede a barilotto U8611210
- 1 Lampadina con base E 27

- Fissare il portalampada ad un piede a barilotto.
- Avvitare la lampadina nel supporto.
- Collegare il portalampada alla tensione di rete.

