


Supporto e filtro per Moticom 1021367

Istruzioni per l'uso

11/17 TL/UD

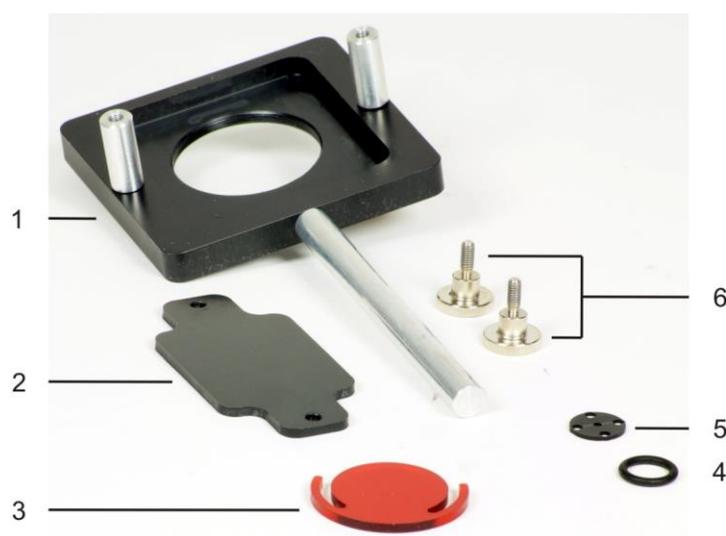

- 1 Supporto
- 2 Mascherina di fissaggio
- 3 Filtro rosso
- 4 O-Ring
- 5 Diaframma
- 6 Viti di fissaggio

1. Descrizione

Il kit che comprende supporto e filtro per Moticom consente di utilizzare la fotocamera 1 (1021162) per acquisire le immagini durante l'esperimento relativo al normale effetto Zeeman. Il filtro rosso, che può essere montato a scatto sulla lente di focalizzazione della Moticom, seleziona la lunghezza d'onda della linea Cd rossa; il diaframma, fissato grazie ad un O-ring, ottimizza la profondità.

2. Contenuto della confezione

- 1 Supporto
- 1 Mascherina di fissaggio
- 2 viti di fissaggio
- 1 Diaframma
- 1 O-Ring
- 1 Filtro rosso

3. Dati tecnici

Supporto:

Dimensioni senza asta e manicotti filettati: 80 x 85 x 10 mm³
 Diametro asta: 10 mm
 Altezza fine asta –
 asse ottico: 150 mm

Filtro rosso:

Diametro: ca. 41 mm
 Spessore: 3 mm

Diaframma:

Apertura: 2,2 mm

4. Dotazione supplementare necessaria

- 1 videocamera digitale Moticom 1 1021162
- 1 cavaliere ottico D 90/36 1012401

5. Montaggio

- Posizionare sul supporto la videocamera Moticam 1 senza fissare lente di focalizzazione. Verificare di posizionare il cavo USB sul lato dell'asta.
- Utilizzare la mascherina idi fissaggio e le viti per assicurare la Moticam al supporto.
- Avvitare la lente di focalizzazione sulla Moti-cam.
- Inserire il diaframma nella lente di focalizzazione e fissare con l'O-Ring (Fig. 1)
- Applicare il filtro rosso sulla lente di focalizzazione (Fig. 2)

Lasciare le viti di fissaggio leggermente lente per poter aggiustare la posizione della Moticam sul supporto di qualche millimetro.



Fig. 1: Diaframma inserito nella lente di focalizzazione e fissato con l'O-Ring.



Fig. 2: Modulo fotocamera montato.

6. Conservazione, pulizia, smaltimento

- Conservare l'apparecchio in un luogo pulito, asciutto e privo di polvere.
- Non impiegare detergenti o soluzioni aggressive per la pulizia.
- Per la pulizia utilizzare un panno morbido e umido.
- Smaltire l'imballo presso i centri di raccolta e riciclaggio locali.
- Non gettare l'apparecchio nei rifiuti domestici. Gli utenti privati possono smaltire l'apparecchio come disposto dal locale gestore dello smaltimento dei rifiuti urbani.

